



장비 구성

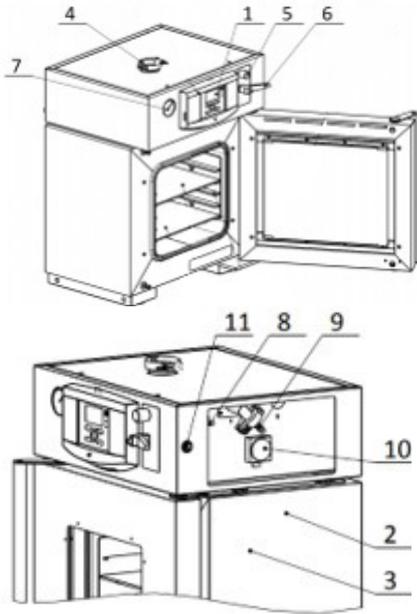

1. 컨트롤 패널
2. PT100 온도 센서 및 보호용 온도 조절장치 센서
3. 발열체
4. 밸리데이션 포트
5. 가스 충전용 니들 밸브
6. 챔버와 진공 펌프 연결용 구형 밸브
7. 압력계
8. 가스 충전용 포트
9. 진공 펌프 연결 포트
10. 진공 펌프용 빌트인 소켓
11. 진공 펌프 소켓 스위치

컨트롤 패널

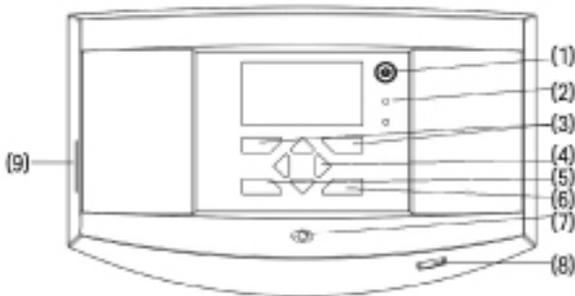


1. 온/오프 버튼 - 장비를 켜고 끌 수 있다.
2. 가온 LED - 장비 가열 중 점등된다.
3. 상황 키 - 화면 내용에 따라 의미가 바뀐다.
4. 메뉴 이동 키 - 수평, 수직 이동이 가능하다.
5. ESC 키 - 메뉴를 닫고 상위 메뉴로 이동할 수 있다.
6. OK 키 - 확인 버튼
7. 상태 LED - 녹색 : 정상, 주황색 : 경고, 빨간색 : 에러를 나타낸다
8. USB 호스트 - 옵션으로 추가할 수 있는 장비이다.(매뉴얼 참고)
9. SD카드 슬롯

대기 중 기본 화면



1. 현재 온도
2. 장비 상태
3. 현재 압력
4. 현재 시간


작동 중 기본 화면

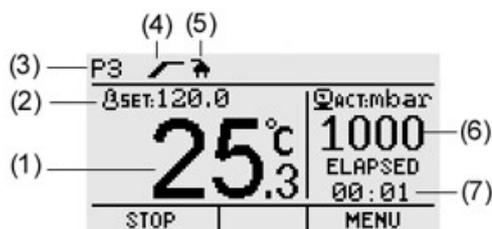

1. 현재 온도
2. 설정 온도
3. 작동중인 프로그램
4. 현재 세그먼트
5. 내부 소켓 정보(옵션 사항)
6. 현재 압력
7. 현재 세그먼트 중 경과 시간


■ 프로그램 설정

2번 컨트롤 패널의 3번 상황키를 이용해 Program 메뉴로 진입한다.

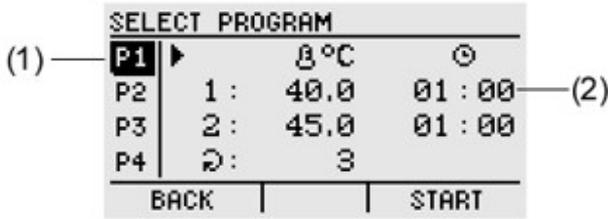

1. 선택된 프로그램
2. 프로그램 파라미터 정보

Program 메뉴에서 오른쪽 화살표를 눌러 Program 편집으로 진입한다.

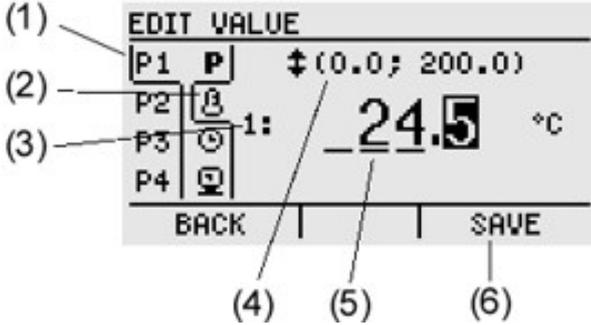

1. 프로그램 P1 ~ P9
2. 프로그램 파라미터
3. 세그먼트 편집
4. 설정 가능 범위
5. 파라미터 값 수정
6. 새로운 값 저장

■ 프로그램 옵션

SEG

프로그램 세그먼트를 2개까지 설정 가능하다.



프로그램 사이클 반복 횟수 (1~99 까지 설정 가능, "00" 설정 시 무한 사이클)



프로그램 종료 방법, STOP - 프로그램 종료 시 자동으로 종료,
∞ - 마지막 사이클의 마지막 세그먼트 반복



온도 설정



시간 설정, 시 : 분 양식(최소 00:00 ~ 최대 9999:59)



압력 설정



진공 펌프 작동 범위 설정

